



SPEKTROFOTOMETRE KULLANIM TALİMATI



1. AMAÇ

Bu talimat Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Simav Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Laboratuvarında bulunan spektrofotometre kullanımına yönelik işlemleri belirler.

2. KAPSAM

Bu talimat Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Simav Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Laboratuvarını kapsar.

3. TANIMLAR

Bu talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır.

4. SORUMLULUKLAR

Bu talimatın uygulanmasından Tıbbi Laboratuvar Teknikerliği Programı personel ve öğrencileri sorumludur.

5. UYGULAMA

- Cihaz arkasında buluna açma / kapama düğmesinden açılır.
- Cihazın açılmasıyla cihaz tarafından gerekli parametrelerin kontrolü yapılır. Bu esnada herhangi bir işlem yapılmaz.
- Kontrol işlemi bittikten sonra ana menü de Photometric seçilir. Daha sonra gelen ekranda ölçüm için uygun dalga boyu seçimi için GOTOλ seçilir ve istenilen dalga boyu ayarlanır.
- Cihaz ait olan küvetlerden bir tanesi blank (kör çalışması) için kullanılır. Diğerleri ise numunenin ölçümü için kullanılır.
- Küvetler cihaza yerleştirildikten sonra kapak kapatılır ve ZERO tuşuna basılarak sıfırlama ayarı yapılır. START tuşuna basılarak ölçüm yapılır ve numune için ekrandaki absorbans değeri okunur.
- Tüm ölçümler yapıldıktan sonra küvetler çıkartılır ve uygun çözeltiler ile küvetler temizlenir ve yumuşak bir bez/kağıt ile kurulanır.
- Cihaz açma/kapama düğmesinden cihaz kapatılır. Cihazın elektrik kablosu prizden çıkarılır.

6. İLGİLİ DOKÜMANLAR

Firma tarafından verilen cihaza ait kullanım kılavuzu

HAZIRLAYAN Tıbbi Laboratuvar Teknikerliği Programı Koordinatörü Öğr. Gör. Halil İsa KURU	ONAYLAYAN Meslek Yüksekokul müdürü Dr. Öğr. Üyesi Özge SAKARYA ÇINKI
---	--



pH METRE KULLANIM TALİMATI



1. AMAÇ

Bu talimat Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Simav Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Laboratuvarında bulunan pH Metre kullanımına yönelik işlemleri belirler.

2. KAPSAM

Bu talimat Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Simav Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Laboratuvarını kapsar.

3. TANIMLAR

Bu talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır.

4. SORUMLULUKLAR

Bu talimatın uygulanmasından Tıbbi Laboratuvar Teknikerliği Programı personel ve öğrencileri sorumludur.

5. UYGULAMA

- Cihazın bağlantılarını kontrol ediniz ve güç düğmesini açınız.
- Uzun süre (yaklaşık 1 ay) kullanılmamış ise cihazı kalibre ediniz.
- Kalibrasyon için tampon çözeltileri hazırlayınız ve CAL tuşuna basınız.
- Ekranda Ct 1 görüldüğünde pH 4 tamponuna probu daldırın ve run/enter tuşuna basın.
- Ekranda Ct 2 görüldüğünde pH 7 tamponuna probu daldırın ve run/enter tuşuna basın.
- Ekranda Ct 3 görüldüğünde pH 10 tamponuna probu daldırın ve run/enter tuşuna basın.
- İşlem bitince ölçüm moduna geçin ve probun ucunu saf su ile hassas bir şekilde yıkayınız.
- Ölçüm yapılacak çözeltinin içerisine daldırın, ekrandaki pH değerini okuyun.
- Çalışma bittikten sonra elektrodun ucunu destile su ile temizleyin, kurulaştırın ve elektrolit çözeltisi (KCl) içerisinde muhafaza edin.
- Cihazı kapatın.

6. İLGİLİ DOKÜMANLAR

Firma tarafından verilen cihaza ait kullanım kılavuzu

HAZIRLAYAN Tıbbi Laboratuvar Teknikerliği Programı Koordinatörü Öğr. Gör. Halil İsa KURU	ONAYLAYAN Meslek Yüksekokul müdürü Dr. Öğr. Üyesi Özge SAKARYA ÇINKI
--	---



MİKROSKOP KULLANIM TALİMATI



1. AMAÇ

Bu talimat Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Simav Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Laboratuvarında bulunan Mikroskop kullanımına yönelik işlemleri belirler.

2. KAPSAM

Bu talimat Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Simav Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Laboratuvarını kapsar.

3. TANIMLAR

Bu talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır.

4. SORUMLULUKLAR

Bu talimatın uygulanmasından Tıbbi Laboratuvar Teknikerliği Programı personel ve öğrencileri sorumludur.

5. UYGULAMA

- Mikroskobu düz ve sağlam bir yüzeye yerleştirin.
- Cihazın elektrik bağlantısını kontrol edin.
- Mikroskobu açma kapatma butonundan açın.
- Numuneyi mikroskobun örnek tablasına yerleştirin ve konumlamasını ayarlayın.
- Odaklama ayarlarını yapmak için 4X veya 10X objektifi kullanın.
- Örneği daha yakından incelemek için daha yüksek büyütme gücüne sahip objektiflere geçiş yapın.
- Kullanım sonrası mikroskobu kapatmadan önce tüm lenslerin ve örnek tablasının temiz olduğundan emin olun.
- Mikroskobu kapatın ve güç kaynağını kontrol edin.

Temizlik Bakım ve Güvenlik

- Lensleri temizlemek için uygun lens solüsyonları ve temizleme kağıtları kullanın.
- Lenslere doğrudan solüsyon sıkmayın; temizleme kağıdını solüsyon ile hafifçe nemlendirin ve nazikçe silin.
- Mikroskobun dış yüzeyini nemli bir bezle silin kimyasal temizleyicilerden kaçının.
- Elektrikli mikroskopları kullanırken dikkatli olun ve kabloların ve sağlam kuru olduğundan emin olun.

6. İLGİLİ DOKÜMANLAR

Firma tarafından verilen cihaza ait kullanım kılavuzu

HAZIRLAYAN Tıbbi Laboratuvar Teknikerliği Programı Koordinatörü Öğr. Gör. Halil İsa KURU	ONAYLAYAN Meslek Yüksekokul müdürü Dr. Öğr. Üyesi Özge SAKARYA ÇINKI
--	---



SU BANYOSU (BENMARİ) KULLANIM TALİMATI



1. AMAÇ

Bu talimat Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Simav Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Laboratuvarında bulunan Su Banyosu kullanımına yönelik işlemleri belirler.

2. KAPSAM

Bu talimat Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Simav Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Laboratuvarını kapsar.

3. TANIMLAR

Bu talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır.

4. SORUMLULUKLAR

Bu talimatın uygulanmasından Tıbbi Laboratuvar Teknikerliği Programı personel ve öğrencileri sorumludur.

5. UYGULAMA

- Cihazın içindeki su seviyesini kontrol ediniz. Su seviyesi, belirtilen maksimum ve minimum seviyelerin dışındaysa su ekleyiniz ya da eksiltiniz.
- Cihaz güç kablosunu prize takınız.
- Cihazın ön kısmındaki düğmeye basınız ve cihazı çalıştırınız.
- Düzenlenecek parametre yanıp sönmeye başlayacaktır (Sıcaklık için AT tuşuna 5 saniye; Süre için TIME tuşuna 10 saniye basılı tutunuz.).
- Ayarlama işlemi yapıldıktan sonra düzenlenen parametrenin tuşuna tekrar basılı tutulur.
- Su banyosunu yatay olarak yerleştiriniz.
- Paslanmaz çelik malzemenin kalitesini korumak için, su banyosunu deiyonize su ile doldurunuz.
- Cihaz istenilen sıcaklığa ulaşana kadar kapağı kapalı tutunuz.
- Suyu boşaltmak için boşaltma vanasını kullanınız ve boşaltma öncesinde su sıcaklığının oda sıcaklığına kadar düştüğünü kontrol ediniz.
- Su banyosunun içerisine parlayıcı sıvı / solvent koymayınız.

6. İLGİLİ DOKÜMANLAR

Firma tarafından verilen cihaza ait kullanım kılavuzu

HAZIRLAYAN Tıbbi Laboratuvar Teknikerliği Programı Koordinatörü Öğr. Gör. Halil İsa KURU	ONAYLAYAN Meslek Yüksekokul müdürü Dr. Öğr. Üyesi Özge SAKARYA ÇINKI
--	---

	ETÜV KULLANIM TALİMATI	
---	-------------------------------	---

1. AMAÇ

Bu talimat Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Simav Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Laboratuvarında bulunan Etüv kullanımına yönelik işlemleri belirler.

2. KAPSAM

Bu talimat Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Simav Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Laboratuvarını kapsar.

3. TANIMLAR

Bu talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır.

4. SORUMLULUKLAR

Bu talimatın uygulanmasından Tıbbi Laboratuvar Teknikerliği Programı personel ve öğrencileri sorumludur.

5. UYGULAMA

- Cihaz güç kablosunu prize takınız.
- Açma/Kapama düğmesinden cihaz açılır.
- Sıcaklık göstergesinin çıkması beklenir.
- Select Mode ve Yön tuşlarıyla istenilen sıcaklık / süre ayarlanır.
- Etüve koyulacak malzemeler alt ve üst raflara Etüv içi hava akımını engellemeyecek şekilde yerleştirilir.

- Cihaz çalıştırılır.
- Etüv kapağı gereksiz açılmamalıdır.
- Açma/Kapama tuşuna basarak cihaz kapatılır, Güç kablosunu prizden çıkarılır.
- Etüv sıcaklık algılayıcılarının doğru çalışıp çalışmadığı 6 ayda bir test edilir.

6. İLGİLİ DOKÜMANLAR

Firma tarafından verilen cihaza ait kullanım kılavuzu

HAZIRLAYAN Tıbbi Laboratuvar Teknikerliği Programı Koordinatörü Öğr. Gör. Halil İsa KURU	ONAYLAYAN Meslek Yüksekokul müdürü Dr. Öğr. Üyesi Özge SAKARYA ÇINKI
--	---



MANYETİK ISITICI KARIŞTIRICI KULLANIM TALİMATI



1. AMAÇ

Bu talimat Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Simav Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Laboratuvarında bulunan Manyetik Isıtıcı Karıştırıcı kullanımına yönelik işlemleri belirler.

2. KAPSAM

Bu talimat Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Simav Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Laboratuvarını kapsar.

3. TANIMLAR

Bu talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır.

4. SORUMLULUKLAR

Bu talimatın uygulanmasından Tıbbi Laboratuvar Teknikerliği Programı personel ve öğrencileri sorumludur.

5. UYGULAMA

- Cihaz güç kablosunu prize takınız.
- Karıştıracağınız/ısıtacağınız malzemenin içerisine manyetik balığı (manyetik barı) bırakınız, daha sonra malzemenizi tablayı ortalayarak yerleştiriniz.
- Cihazı yanında bulunan açma/kapama düğmesinden açınız.
- Dönme hızını (devri) ayarlayınız. Sıcaklığı ayarlayınız.
- Ayarlayacağınız sıcaklık tabla sıcaklığıdır, kullandığınız sıvının sıcaklığını ölçmek için termometre kullanınız.
- İşleminiz tamamlandığında öncelikle devri ve sıcaklık düğmelerini başlangıç konumlarına getiriniz ve açma/kapama anahtarından kapatınız.
- Kabınızı tabladan kaldırıp, manyetik balığı çıkarınız.
- Güç kablosunu prizden çıkartınız

6. İLGİLİ DOKÜMANLAR

Firma tarafından verilen cihaza ait kullanım kılavuzu

HAZIRLAYAN Tıbbi Laboratuvar Teknikerliği Programı Koordinatörü Öğr. Gör. Halil İsa KURU	ONAYLAYAN Meslek Yüksekokul müdürü Dr. Öğr. Üyesi Özge SAKARYA ÇINKI
---	--

	VORTEKS KULLANIM TALİMATI	
---	----------------------------------	---

1. AMAÇ

Bu talimat Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Simav Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Laboratuvarında bulunan Vorteks kullanımına yönelik işlemleri belirler.

2. KAPSAM

Bu talimat Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Simav Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Laboratuvarını kapsar.

3. TANIMLAR

Bu talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır.

4. SORUMLULUKLAR

Bu talimatın uygulanmasından Tıbbi Laboratuvar Teknikerliği Programı personel ve öğrencileri sorumludur.

5. UYGULAMA

- Cihazın fişini prize takınız.
- Sürekli çalkalama, (0) kapatma, (II) otomatik çalkalanmaktadır.
- Hız ayar düğmesi yardımı ile çalkalama hızını arttırabilir veya azaltabilirsiniz.
- İşleminiz bitince cihazı (0) konumuna getiriniz ve fişi prizden çekiniz.

6. İLGİLİ DOKÜMANLAR

Firma tarafından verilen cihaza ait kullanım kılavuzu

HAZIRLAYAN Tıbbi Laboratuvar Teknikerliği Programı Koordinatörü Öğr. Gör. Halil İsa KURU	ONAYLAYAN Meslek Yüksekokul müdürü Dr. Öğr. Üyesi Özge SAKARYA ÇINKI
--	---



HASSAS TERAZİ KULLANIM TALİMATI



1. AMAÇ

Bu talimat Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Simav Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Laboratuvarında bulunan Hassas Terazî kullanımına yönelik işlemleri belirler.

2. KAPSAM

Bu talimat Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Simav Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Laboratuvarını kapsar.

3. TANIMLAR

Bu talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır.

4. SORUMLULUKLAR

Bu talimatın uygulanmasından Tıbbi Laboratuvar Teknikerliği Programı personel ve öğrencileri sorumludur.

5. UYGULAMA

- Cihazın üzerindeki su terazisini kontrol ediniz, terazi uygun konumda değilse ayaklarda bulunan ayar vidaları yardımı ile uygun konuma getiriniz.
- Cihazın fişini prize takınız.
- “On/Off” tuşuna basarak cihazın açılmasını bekleyiniz.
- Göstergede 0,000 gr ı gösterdiğinde tartım kabını kefeye bırakınız ve “T (tare)” düğmesine basarak tartım kabının tarasını alınız.
- Terazî ile 250gr dan ağır tartım yapmayınız.
- Terazî ile işiniz bittikten sonra “off”tuşuna 5sn basarak cihazı kapatınız ve fişini prizden çekiniz.
- Tartım cihazını nemli bez yardımı ile temizleyiniz.

6. İLGİLİ DOKÜMANLAR

Firma tarafından verilen cihaza ait kullanım kılavuzu

HAZIRLAYAN Tıbbi Laboratuvar Teknikerliği Programı Koordinatörü Öğr. Gör. Halil İsa KURU	ONAYLAYAN Meslek Yüksekokul müdürü Dr. Öğr. Üyesi Özge SAKARYA ÇINKI
--	---



OTOKLAV KULLANIM TALİMATI



1. AMAÇ

Bu talimat Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Simav Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Laboratuvarında bulunan Otoklav kullanımına yönelik işlemleri belirler.

2. KAPSAM

Bu talimat Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Simav Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Laboratuvarını kapsar.

3. TANIMLAR

Bu talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır.

4. SORUMLULUKLAR

Bu talimatın uygulanmasından Tıbbi Laboratuvar Teknikerliği Programı personel ve öğrencileri sorumludur.

5. UYGULAMA

➤ Cihazın fişinin takılı olup olmadığını kontrol ediniz.

➤ On/off düğmesine basarak cihazı açınız.

➤ Cihazın içinde rezistansı tamamen kaplayacak kadar saf suyun olduğunu kontrol ediniz.

- Cihazın su çıkış kabında yeterli seviyede su olup olmadığı kontrol edilir.
- Otoklavın içine malzemeler yerleştirilir ve kapak sıkıştırılarak kapatılır.
- Sterilizasyon tamamlandığında kapak açılır ve içindeki ürünler boşaltılır.
- Eğer cihaz uzun süre kullanılmıyacaksa içindeki saf su boşaltılır.
- Cihaz on/off tuşundan kapatılır ve fişi çekilir.

6. İLGİLİ DOKÜMANLAR

Firma tarafından verilen cihaza ait kullanım kılavuzu

HAZIRLAYAN Tıbbi Laboratuvar Teknikerliği Programı Koordinatörü Öğr. Gör. Halil İsa KURU	ONAYLAYAN Meslek Yüksekokul müdürü Dr. Öğr. Üyesi Özge SAKARYA ÇINKI
--	---

	ÇEKER OCAK KULLANIM TALİMATI	
---	---	---

1. AMAÇ

Bu talimat Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Simav Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Laboratuvarında bulunan Çeker Ocak kullanımına yönelik işlemleri belirler.

2. KAPSAM

Bu talimat Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Simav Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Laboratuvarını kapsar.

3. TANIMLAR

Bu talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır.

4. SORUMLULUKLAR

Bu talimatın uygulanmasından Tıbbi Laboratuvar Teknikerliği Programı personel ve öğrencileri sorumludur.

5. UYGULAMA

- Cihazın fişinin takılı olup olmadığını kontrol ediniz.
- Cihazın ön kısmında bulunan Su ve Gaz musluklarını kontrol ediniz.
- Cihazın fan düğmesine “Açık” konumuna getirerek çalıştırınız.
- Fanın çalışıp çalışmadığını kontrol ediniz.
- Aydınlatma sistemini açmak için ışık düğmesini “Açık” konumuna getiriniz.
- Ön cam paneli sadece kollarınızı geçirebilecek yüksekliğe getiriniz.
- Çalışma sırasında mutlaka önlük, eldiven, maske ve laboratuvar gözlüğü kullanınız.
- Çalışma bittikten sonra en az 15 dakika daha fanı çalıştırınız.
- Fan ve aydınlatma sistemlerini ilgili düğmeleri “Kapalı” konumuna getirerek kapatınız.

6. İLGİLİ DOKÜMANLAR

Firma tarafından verilen cihaza ait kullanım kılavuzu

HAZIRLAYAN Tıbbi Laboratuvar Teknikerliği Programı Koordinatörü Öğr. Gör. Halil İsa KURU	ONAYLAYAN Meslek Yüksekokul müdürü Dr. Öğr. Üyesi Özge SAKARYA ÇINKI
--	---



SANTRİFÜJ KULLANIM TALİMATI



1. AMAÇ

Bu talimat Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Simav Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Laboratuvarında bulunan Santrifüj kullanımına yönelik işlemleri belirler.

2. KAPSAM

Bu talimat Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Simav Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Laboratuvarını kapsar.

3. TANIMLAR

Bu talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır.

4. SORUMLULUKLAR

Bu talimatın uygulanmasından Tıbbi Laboratuvar Teknikerliği Programı personel ve öğrencileri sorumludur.

5. UYGULAMA

- Cihazın fişini prize takınız.
- Arkada bulunan ‘Aç/Kapa’ anahtarı ile cihaza güç verilir.
- ‘LİD’ tuşuna basarak kapağını açınız.
- Kullanılmak istenilen rotor, rotor miline takılır.
- Rotora uygun tüpler içinde örnekler yüklenir.
- Dengeli bir yerleşim için boş kalan karşılıklara su ile doldurulmuş tüpler yerleştirilir.
- ‘SET’ tuşuna basarak santrifüj kuvveti, zaman ve hız ayarını aşağı ve yukarı tuşları ile ayarlayınız.

- Cihazın kapağı kapatılır.
- ‘Start’ butonu ile cihaz çalıştırılır.
- Program bittiğinde göstergede ‘End’ ibaresi görüldüğünde ‘LİD’ butonu ile kapak açılıp örnekler sarsmadan çıkarılır.

- Cihaz ‘Aç/Kapa’ anahtarı kapatılır ve fişi çekilir.
- Manuel Kapak Açma: Elektrik Kesilmesi veya Arıza durumunda kapağı manuel açmadan önce cihaz Aç/Kapa tuşundan kapatılmalıdır. Manuel kapak açma cihazı cihazın sağındaki deliğe yerleştirilir ve düz olarak itilir.

- Her hafta ROTARLAR, ROTAR YUVASI ve CİHAZIN İÇİ uygun temizleyicilerle temizlenmelidir. Çalışma sırasında sızıntı olursa, temizlik hemen yapılmalıdır.

6. İLGİLİ DOKÜMANLAR

Firma tarafından verilen cihaza ait kullanım kılavuzu

HAZIRLAYAN Tıbbi Laboratuvar Teknikerliği Programı Koordinatörü Öğr. Gör. Halil İsa KURU	ONAYLAYAN Meslek Yüksekokul müdürü Dr. Öğr. Üyesi Özge SAKARYA ÇINKI
--	---



BİYOĞÜVENLİK KABİNİ KULLANIM TALİMATI



1. AMAÇ

Bu talimat Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Simav Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Laboratuvarında bulunan Biyogüvenlik Kabini kullanımına yönelik işlemleri belirler.

2. KAPSAM

Bu talimat Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Simav Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Laboratuvarını kapsar.

3. TANIMLAR

Bu talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır.

4. SORUMLULUKLAR

Bu talimatın uygulanmasından Tıbbi Laboratuvar Teknikerliği Programı personel ve öğrencileri sorumludur.

5. UYGULAMA

- Kabin tavandan en az 30 cm ve yanlardan en az 15 cm uzak olmalı.
- Kabinin arka ve ön kısmında bulunan hava kanallarının üzerine hiçbir şey koymayınız.
- Cihaz günlük kullanıma başlamadan önce ve gün sonunda UV lambası 15 dakika açık tutularak sterilizasyon sağlanır.
- Cihazın ön çalışma kapağı yukarı doğru sağda belirtilen yere kadar kaldırılır.
- Cihazı açma-kapama düğmesinden açılır.
- Ardından %70'lik etil alkol ile kabin yüzeyi silinir.
- Silinme işleminden sonra kabin fanı en az 5 dakika çalıştırılır.
- Kabin içine yerleştirilen malzemeler ile kenarlar arasında 10 cm mesafe bırakmaya özen gösteriniz.

- Hava akımının uygun hale geldiğinden emin olduğunuzda işe başlanır.
- Kabin kullanılırken kabine ani ve sık giriş çıkışlar yapılmamalıdır.

6. İLGİLİ DOKÜMANLAR

Firma tarafından verilen cihaza ait kullanım kılavuzu

HAZIRLAYAN Tıbbi Laboratuvar Teknikerliği Programı Koordinatörü Öğr. Gör. Halil İsa KURU	ONAYLAYAN Meslek Yüksekokul müdürü Dr. Öğr. Üyesi Özge SAKARYA ÇINKI
--	---